

MOPS-SDS Running Buffer

货号: HKW3MS

【产品信息】

产品名称	产品货号	规格	有效期
MOPS-SDS Running Buffer	HKW3MS	1L/包	24个月

【产品简介】

本产品 MOPS-SDS Running Buffer (Powder) 即为 Tris-MOPS SDS-PAGE 蛋白凝胶电泳缓冲液干粉形式, 本产品粉末细腻, 溶解迅速, 方便使用, 配制溶解后适用于 Bis-Tris 体系蛋白凝胶电泳。

该缓冲液用于 Bis-Tris 体系蛋白凝胶电泳具有分辨率高、电泳时间短, 可恒定 200V 电泳等特点。产品主要成分为 50 mM Tris、50 mM MOPS、0.1% SDS, pH 7.25-7.85@25°C。

【储存与运输】

室温运输与储存, 24 个月有效期。

【使用方法】

1. 每袋干粉溶解于 1 L 纯水中, 搅拌使其完全溶解;
2. 电泳时电压可全程 200 V, 约 30 分钟即可完成电泳; 电泳槽散热性能较差可建议适当降低电压, 延长电泳时间。

【注意事项】

1. 此电泳缓冲液不能与 Tris-Glycine SDS-PAGE 电泳缓冲液混用, 仅适用于 Bis-Tris 体系蛋白凝胶电泳, 不能将其应用于 Tris-Glycine 体系蛋白凝胶电泳。
2. 本电泳缓冲液不建议重复使用。
3. 本产品环境温度较低的情况下可能会有晶体析出, 此为正常现象, 可适度加热助溶, 待其完全溶解之后再行稀释使用。
4. 为了您的安全与健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。